



MONTAGE DE LA HOTTE ENCASTREE HI2P


1. Tracer un rectangle aux dimensions de la hotte HI2P (350mm X 425mm) sur la table.
2. Amorcer 4 trous avec une scie cloche ou un foret, puis découper le rectangle avec une scie sauteuse.

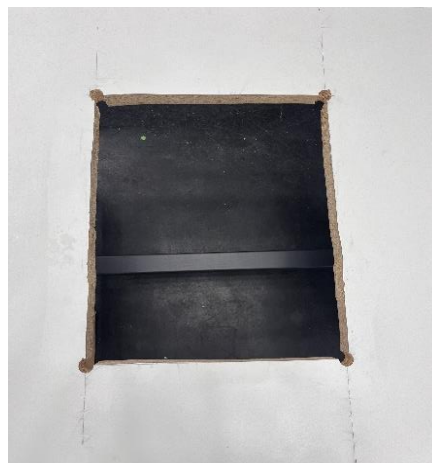

3. Insérer la hotte munie de ses cornières métalliques, jusqu'en applique sur la table. Au besoin, ajuster les dimensions du trou avec un léger meulage.
4. Repérer les 4 trous de fixation de la grille

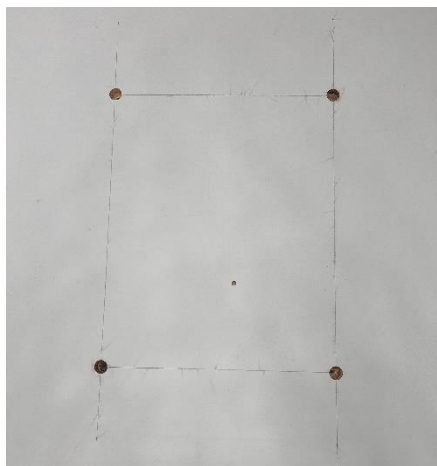

5. Percer les 4 trous traversant le plan de travail de diamètre 6mm.

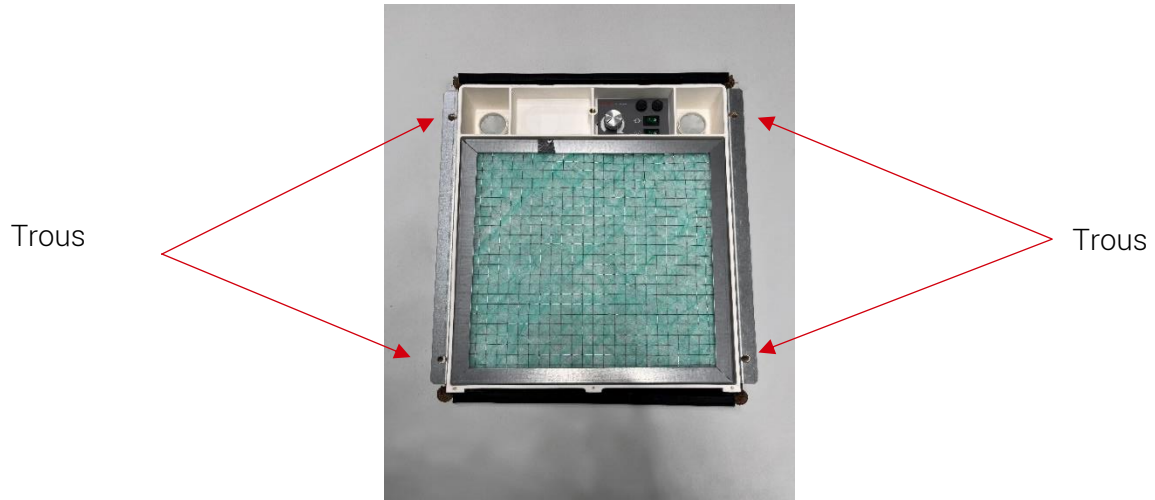

6. Installer le filtre et le préfiltre (optionnel), puis positionner la grille sur la table jusqu'en butée. Au besoin, compléter l'installation avec 4 écrous à visser sur les goujons de la grille (pour table épaisseur 20 à 30mm).

